

Aula de recursos de Tecnologia	Reparació i manteniment Sadex	
--------------------------------	----------------------------------	--

INSTRUCCIONS PER ELUDIR L'EFECTE 2000 EN EL SADEX

1. Instal·leu el programa Itera (per a la captació i anàlisi de dades amb el Sadex)
2. Connecteu el Sadex al port sèrie i poseu-lo en marxa.
3. Poseu en marxa el programa Itera. Us ha de reconèixer que el Sadex està connectat. Això ho veureu si no dona cap missatge d'error i surt l'àrea de treball del programa.
4. Obriu el menú Captació.
5. Executeu l'opció Reset Interface. Quan us demana confirmació, contesteu afirmativament.
6. Torneu al menú Captació, executeu l'opció Test -> Posa a l'hora. Quan us demana si voleu sincronitzar l'hora contesteu que si, i ja està.
7. Tanqueu el programa Itera.

Amb tot aquest procés el Sadex queda normalitzat i ja pot treballar amb normalitat.